

ATP+AMP 拭取检测用的长轴棉棒

LuciSwab

能够深入内部或狭缝里拭取检样



评估储存罐、配管内的清洗效果！

- 检测工作人员伸手够不到的地方。
- 轻松确认阀门内部积液情况及封闭式储存罐内的清洗效果。



评估消化内窥镜的清洗效果！

- 棉棒棉头的直径有2.8mm和3.2mm两种。
- 上消化道内窥镜（胃镜）请使用LuciSwab 2.8-400、下消化道内窥镜（肠镜）请使用LuciSwab 3.2-400。

确认填充口内部的清洁情况！

- 轻松确认填充口内部以及目前为止难以拭取之处的清洁效果。
- 长轴棉棒轴部使用具有柔软性的聚丙烯制成，即使在弯曲的配管内也可顺利进行拭取。

可确认中心供应室中管状构造器材的清洁效果！

- 最适合用于无法使用目测确认的管状器材。
- 根据管径尺寸的不同，请选择使用LuciSwab 2.8-400或者 LuciSwab 3.2-400。

根据多种需求研发而成

可以测定以前无法测定的场所。
使 ATP+AMP 拭取检查的使用范围变得更加广泛！

独创

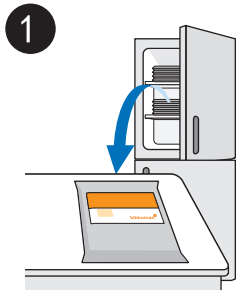
Kikkoman 独创的「长轴」、「小棉头」拭取专用棉棒！
产自日本的长轴棉棒，尽可放心使用！

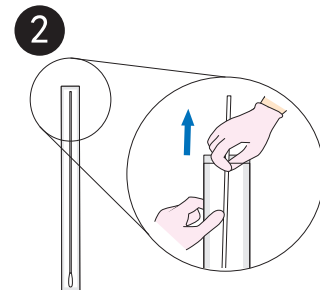
具有AMP检测功能

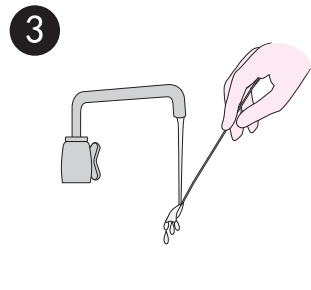
ATP+AMP 检测，更高灵敏度！（日本专利 No. 3409962）

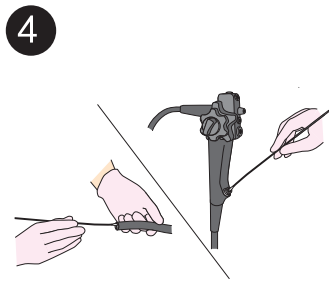
• 请将LuciSwab与LuciPac（Pen/AQUA）配套使用。

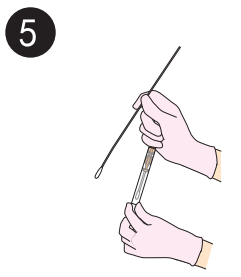
使用方法

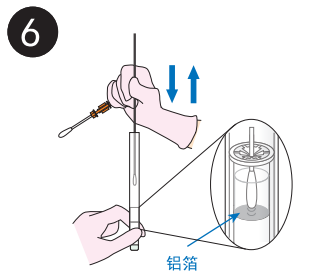
- 

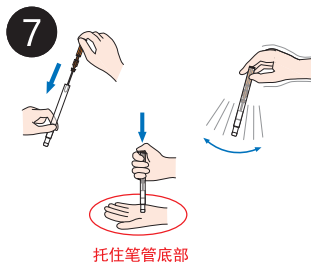
在检测前约30分钟，请先将 LuciPac Pen 从冰箱取出，恢复至室温（20℃~25℃）。
 - 

戴上手套后打开长轴棉棒的包装袋，取出棉棒，注意不要把棉棒接触到其他物体。
 - 

待测物体表面干燥的情况下，将棉棒用自来水沾湿或直接用自来水浸湿待测物体。
 - 

将长轴棉棒伸入待测处，在棉棒可触及范围内进行拭取。
 - 

握住长轴棉棒上距离棉头12~13cm的位置，然后拔出 LuciPac Pen 的取样棒。
 - 

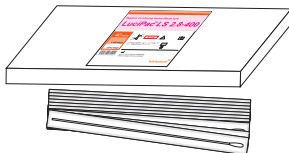
将长轴棉棒插入 LuciPac Pen 本体的提取试剂容器的中心处，注意不要捅破铝箔，并上下抽动棉棒使污垢被提取。
 - 

拔出长轴棉棒后将 LuciPac Pen 原有的取样棒插回本体并摁至底部，反复摇晃使试管中的液体摇落，融化粉末试剂。
 - 

将 LuciPac Pen 放入 Lumitester PD-30 的测定腔内进行测试。
- ※长轴棉棒为本检测专用棉棒，使用其他棉棒将无法正确检测。
※请勿在小于棉头直径之处使用本产品，以免棉头脱落造成堵塞。
- ※请勿使用生理盐水沾湿棉棒。
※如果检查对象表面残留含有酒精的消毒剂或洗涤剂的话，可能导致数值不准。

使用 LuciSwab 完成 ATP+AMP 检测所需产品

LuciSwab组成（2.8-400、3.2-400通用）



长轴棉棒（独立包装×20支×5袋）

使用试剂棒



LuciPac Pen 或者 LuciPac Pen-AQUA

检测仪



使用 Lumitester PD-20/30 完成 LuciSwab+LuciPac 检测。

Lumitester PD-30

拭取检测用长轴棉棒

LuciSwab 2.8-400（商品代码：388-09931）内装100支	
棉棒尺寸（棉头直径×棉棒总长）2.8mm×400mm	
LuciSwab 3.2-400（商品代码：381-09921）内装100支	
棉棒尺寸（棉头直径×棉棒总长）3.2mm×400mm	
保存条件	避免高温潮湿环境，置于常温保存。
※请将LuciSwab与LuciPac Pen/AQUA配套使用，使用其他棉棒或试剂 将无法正确检测。 ※请勿在小于棉头直径之处使用本产品，以免棉头脱落造成堵塞。	

检测试剂（ATP+AMP 拭取检测试剂）

LuciPac Pen（商品代码：303-83841）内装100支	
LuciPac Pen40（商品代码：300-83851）内装 40支	
LuciPac Pen-AQUA（商品代码：381-04921）内装100支	
保存条件	2—8℃ 切勿冷冻 25℃ :14 天 30℃ :5 天 } 商品未开封的状态下，可保证品质
使用期限	生产日期起15个月
※本产品为Lumitester PD-20/PD-30的专用试剂，不能用于其他厂家的产品。	

检测仪

Lumitester PD-30（商品代码：384-04911）	
测试时间	10秒
数据单位	RLU（Relative Light Unit）
电源	两节5号碱性电池或两节5号镍氢充电电池
附属件	说明书、CD-ROM、USB数据线、专用皮套腕带、两节5号碱性电池、清扫刷
※Lumitester PD-30并非医疗器械。 ※检测结束后一定要将试剂棒从检测仪中取出，若一直放在检测仪中有可能造成液体外漏，使仪器产生故障。	

<注意事项>

※请勿将本产品用于检测清洁效果以外的目的。
※本产品不能用于活菌、特定病原菌等的检测。

制造销售商

kikkoman

龟甲万百欧凯米发株式会社
(Kikkoman Biochemifa Company)

〒105-0003 東京都港区西新橋2-1-1
TEL:+81-3-5521-5490 FAX:+81-3-5521-5498
E-mail: biochemifa@mail.kikkoman.co.jp
URL: http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e

全国代理

boppard

宝柏·中国

www.boppard.cn
info@boppard.cn

北京 Tel: 010 85804838
上海 Tel: 021 62884751
广州 Tel: 020 87326381
香港 Tel: 852 27999019