


# 小胶质细胞 Iba1 标签抗体

Iba1属于17-kDa蛋白，在小胶质细胞和巨噬细胞中特异性表达，是神经系统中小胶质细胞的标记物。以下图片使用的是Biotin和Cy5TM红色荧光标记的Iba1抗体。

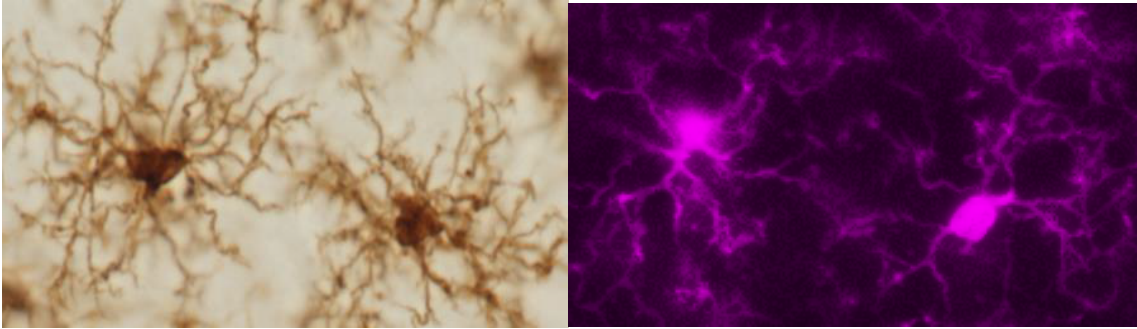

## 特点


- ▶ 无需二抗：缩短试验时间！
- ▶ 低背景：能获得高分辨率的数据！
- ▶ 经免疫组化验证：提供高质量产品！

## 使用案例


### 1. Anti Iba1, Rabbit, Biotin-conjugated

大鼠                      小鼠

Anti Iba1, Rabbit,  
Biotin-conjugated

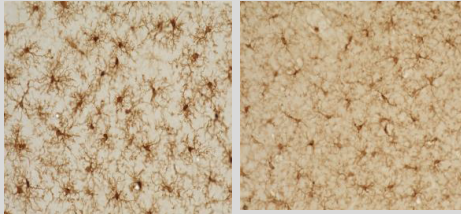

Anti Iba1, Rabbit,  
(Code:019-19741)  
+  
2<sup>nd</sup> antibody  
biotin-conjugated

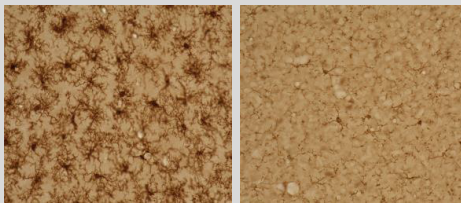


→ 与使用二抗相比，  
背景值更低，  
小胶质细胞更清晰

- 实验条件
- 样品：7周 的Winstar大鼠或者7周的ICR小鼠，大脑皮质层冷冻切片
- 染色方法法：ABC法 + DAB染色
- 抗体浓度：1/200


### 2. Anti Iba1, Rabbit, Red Fluorochrome(635)-conjugated

大鼠                      小鼠

Anti Iba1, Rabbit,  
Red Fluorochrome  
(635)-conjugated

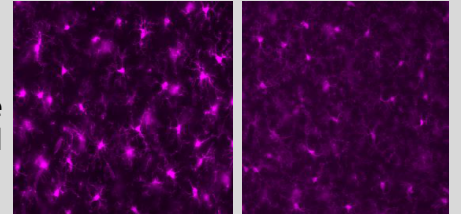

Anti Iba1, Rabbit,  
(Code:019-19741)  
+  
2<sup>nd</sup> antibody  
Alexa Fluor® 647

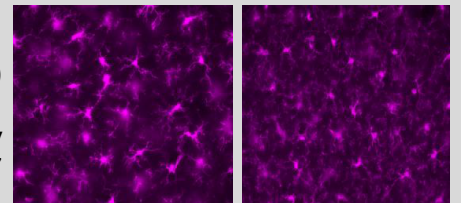

→ 与使用二抗相比，  
效果相同

- 实验条件
- 样品：7周的Winstar大鼠或者7周的ICR小鼠大脑皮质层的冷冻切片
- 抗体浓度：1/200

## 特性

	Anti Iba1, Rabbit, Biotin-conjugated	Anti Iba1, Rabbit, Red Fluorochrome(635)-conjugated
标记物	Biotin生物素	Cy5™ 红色荧光标记 (Ex=634nm, Emi=654nm)
抗原	合成肽 (Iba1的C末端的序列)	
缓冲液	含0.05% 叠氮化钠的PBS	
类别	兔IgG	
特异性	小鼠、大鼠、猴	小鼠、大鼠
应用	IHC免疫组化 (1:200-2,000)	

## 产品列表

产品编号	产品名称	规格	容量
016-26461	Anti Iba1, Rabbit, Biotin-conjugated	免疫化学用	100 µl
013-26471	Anti Iba1, Rabbit, Red Fluorochrome (635)-conjugated	免疫化学用	100 µl

## ◆ 相关产品

产品编号	产品名称	规格	容量
019-19741	Iba1抗体、兔子(用于免疫细胞化学) Anti Iba1, Rabbit (for Immunocytochemistry)	免疫化学用	50 µl
016-20001	Iba1抗体、兔子(用于免疫印迹) Anti Iba1, Rabbit (for Western Blotting)	免疫化学用	50 µl
015-25191	抗磷酸化α突触核蛋白、单克隆抗体(PSYN # 64) Anti Phosphorylated α-Synuclein, Monoclonal Antibody (pSyn#64)	免疫化学用	50 µl
010-26481	抗磷酸化α突触核蛋白、单克隆抗体 (PSYN # 64)、生物素相结合 Anti Phosphorylated α-Synuclein, Monoclonal Antibody (pSyn#64), Biotin-conjugated	免疫化学用	100 µl
017-26491	抗磷酸化α突触核蛋白、单克隆抗体 (PSYN # 64)、FITC相结合 Anti Phosphorylated α-Synuclein, Monoclonal Antibody (pSyn#64), FITC-conjugated	免疫化学用	100 µl

上述试剂仅供实验研究用,不可用作“医药品”、“食品”、“临床诊断”等。

Listed products are intended for laboratory research use only, and not to be used for drug, food or human use. / Please visit our online catalog to search for other products from FUJIFILM Wako; <https://labchem-wako.fujifilm.com> / This leaflet may contain products that cannot be exported to your country due to regulations. / Bulk quote requests for some products are welcomed. Please contact us.

富士胶片和光(广州)贸易有限公司

www.boppard.cn

广州市越秀区先烈中路69号东山广场30楼  
3002-3003室  
询价: info@boppard.cn  
目录价查询: bb-china.net

北京 Tel: 010 64136388  
上海 Tel: 021 62884751  
广州 Tel: 020 87326381  
香港 Tel: 852 27999019

官方微信



目录价查询

