


# 小胶质细胞标签 鼠源无标签抗Iba1, 单克隆抗体 (NCNP24)

Iba 1是在小胶质细胞和巨噬细胞中高度表达的蛋白质，分子量约17kDa。此蛋白质通常称为中枢神经系统中的小胶质细胞标记物。

最近，小胶质细胞已被广泛研究，其负责中枢神经系统中的免疫功能，并且与各种疾病相关，如神经变性疾病，精神错乱，脑肿瘤和感染。

类别： Monoclonal

应用物种： IHC (小鼠、大鼠和猕猴冰冻切片, DABlocking)  
(1:500 - 2,000) ,  
IHC (大鼠冰冻切片, fluorescent) (1: 100)

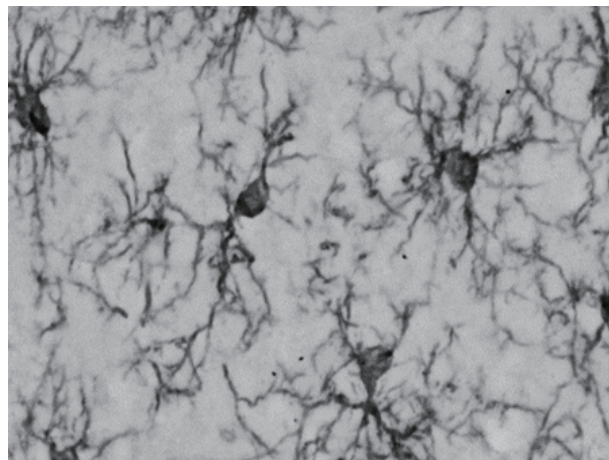

## 特点

- 免疫组化评估
- 用于多色免疫染色
- 具有高特异性和低背景的单克隆抗体

## 应用 - 免疫组织化学染色

	大鼠	小鼠	猕猴
<b>一抗</b> Iba 1抗体 MAb(NCNP24) (产品编号: 012-26723/ 016-26721)			
<b>二抗</b> 抗小鼠IgG, 生物素结合			
<b>一抗</b> Iba 1抗体, 兔源 (产品编号: 019-19741)			
<b>二抗</b> 抗兔IgG, 生物素结合			

一使用抗Iba1, 单克隆抗体 (产品编号: 012-26723) 小胶质细胞的定位信号清晰, 与抗Iba1, 兔多克隆抗体的效果相同 (产品编号: 019-19741 019-19741)。

### 实验条件:

- 样品: 7周龄大鼠, 7周龄小鼠或成年的大脑皮质
- 切片: 50μm冰冻切片 (小鼠和大鼠), 40μm冰冻切片 (猕猴)
- 染色法: ABC法+ DAB染色
- 抗体浓度= 1: 500

### 数据提供:

Sanagi,T., Manabe,T., Ichinohe, N., and Kohsaka, S., National Center of Neurology and Psychiatry in Japan.

## 抗体信息

	<b>抗Iba1, 单克隆抗体 (NCNP24)</b>
抗原	合成肽 (Iba1的C末端)
克隆号	NCNP24
子类	小鼠IgG1
浓度	1.3 mg/mL
缓冲液	50%甘油/ TBS, 0.05%叠氮化钠
物种反应性	小鼠, 大鼠, 狨猴
应用	免疫组织化学 (冰冻切片) (1: 500-2,000)

## 产品列表

产品编号	产品名称	容量	储存条件
012-26723	抗Iba1, 单克隆抗体 (NCNP24)	10 µL	保存在-20°C
016-26721	Anti Iba1, Monoclonal Antibody (NCNP24)	50 µL	

## 相关产品

产品编号	产品名称	容量	储存条件
016-26461	抗Iba1, 兔源, 生物素结合 Anti Iba1, Rabbit, Biotin-conjugated	100 µL	保存在-20°C
013-26471	抗Iba1, 兔源, 红色荧光染料 (635) 结合 Anti Iba1, Rabbit, Red Fluorochrome (635)-conjugated	100 µL	
017-26491	抗磷酸化α-突触核蛋白, 单克隆抗体 (pSyn # 64), FITC结合 Anti Phosphorylated α-Synuclein, Monoclonal Antibody (pSyn#64), FITC-conjugated	100 µL	
016-20001	小胶质细胞/巨噬细胞特异性蛋白抗体 (免疫印迹) Anti Iba1, Rabbit (For Western Blotting)	50 µg	
019-19741	小胶质细胞/巨噬细胞特异性蛋白抗体 (免疫组化) Anti Iba1, Rabbit (for Immunocytochemistry)	50 µg	

1701WADU01

上述试剂仅供实验研究用,不可用作“医药品”、“食品”、“临床诊断”等。

Listed products are intended for laboratory research use only, and not to be used for drug, food or human use. / Please visit our online catalog to search for other products from FUJIFILM Wako; <https://labchem-wako.fujifilm.com> / This leaflet may contain products that cannot be exported to your country due to regulations. / Bulk quote requests for some products are welcomed. Please contact us.

### 富士胶片 and 光(广州)贸易有限公司

www.boppard.cn  
广州市越秀区先烈中路69号东山广场30楼  
3002-3003室

北京 Tel: 010 64136388  
上海 Tel: 021 62884751  
广州 Tel: 020 87326381  
香港 Tel: 852 27999019

询价: info@boppard.cn  
目录价查询: bb-china.net

官方微信



目录价查询

