



Histamine Check Swab 是一款测量组胺的简易检测棒，待测样品不同或样品的前处理方法不同，有可能会出现反应颜色有误***。请客户先确认一下待测样品是否能够使用该产品检测。**

***反应颜色有误：无论样品中是否含有组胺都有颜色变化，呈现假阳性。**


用于判断反应颜色是否有误的试剂（握柄为绿色）

与Histamine Check Swab相同的使用方法。


- 试管底部液体无颜色：可以使用Histamine Check Swab测定
- 试管底部液体有颜色：不能使用Histamine Check Swab测定



确认方法

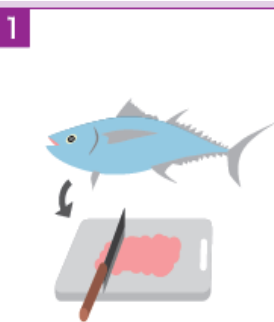


把鱼肉搅碎。

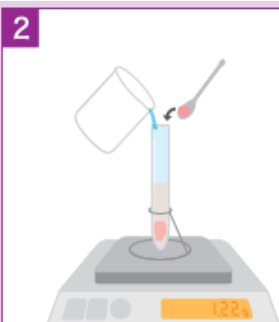

将搅碎的鱼肉用水稀释2-5倍。



样品不同有可能出现反应颜色有误的情况，进行加热处理（沸腾热水中加热5分钟等）有可能会有所改善。

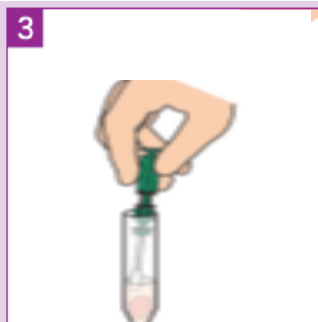

静置5分钟，在液体没有形成固体之前将棉棒浸入液体。



可以检测。



无法检测。



※反应颜色有误的程度不同会呈现下图所示的从淡色至深色各种不同的颜色。

