

LBIS Bovine Albumin ELISA kit

牛白蛋白残留 检测试剂盒



产品编号:635-07099

FUJIFILM Wako Shibayagi的LBIS Albumin ELISA Kit采用夹心ELISA实现高灵敏度、微量检测。除了可定量检测血液中与疾病相关的白蛋白外,还可应用于体外白蛋白生物合成实验系统、从培养体系中纯化得到的生物药中FBS等的残留污染检测, NAR中肝细胞和肝组织移植后白蛋白产生的标记成功与否的研究等。

已验证可以检测样品中掺入的牛血清白蛋白,以及生产过程残留在终产品中的牛血清白蛋白杂质。

产品详情

- 检测范围:0.78~50 ng/mL
- 检测上样量:最少只需100 μ L
- 检测样品:血清、血浆、组织、细胞培养基、生物药
- 物种反应性:牛

特点



总反应时间:2.5 h, 检测需时短



可进行微量样品检测(标准操作为100 μ L)



使用环保的防腐剂



所有试剂均为即开即用的溶液



特异性强

物种	牛	小鼠	大鼠	人
交叉反应率 (%)	100	<0.05	<0.05	<0.05



高检测准确性和可重复性

准确度测试(实验组内差异)

样品	A	B	C	D
1	46	23.9	11.7	1.72
2	45.3	23.5	11.8	1.84
3	43.9	24.2	11.5	1.7
4	44.8	22.5	11.4	1.76
5	48	24.7	12.3	1.75
mean	45.6	23.8	11.7	1.75
SD	1.561	0.825	0.353	0.053
CV (%)	3.4	3.5	3	3

单位:ng/mL


可重复性测试(实验组间差异)

检测日/样品	E	F	G
第0日	1.48	5.7	24.3
第1日	1.55	6.2	25.6
第2日	1.5	6.35	25
第3日	1.56	6.25	25
mean	1.52	6.12	25
SD	0.042	0.288	0.545
CV (%)	2.8	4.7	2.2

单位:ng/mL, n=3

产品列表

产品编号	产品名称	规格
635-07099	LBIS Bovine Albumin ELISA kit LBIS牛白蛋白 ELISA试剂盒	96 tests

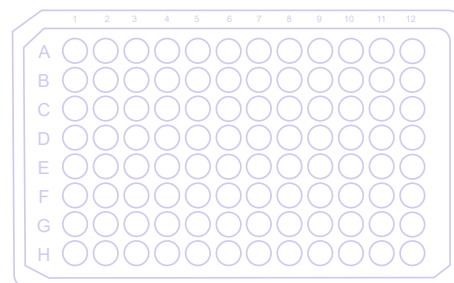

相关产品

产品编号	产品名称	规格
ADI-900-057	Protein A ELISA kit 蛋白A ELISA试剂盒	96 wells
ENZ-KIT128	CHO HCP ELISA Kit CHO宿主细胞蛋白ELISA试剂盒	96 wells
ENZ-KIT127	<i>E. coli</i> HCP ELISA Kit <i>E. coli</i> 宿主细胞蛋白 ELISA试剂盒	96 wells

产品编号	产品名称	规格
ENZ-KIT162	HEK293T host cell protein ELISA kit HEK293T宿主细胞蛋白ELISA试剂盒	96 wells
292-81101	DNA Extractor™ Kit for Residual DNA, CP Method (Sodium Iodide Method) 残留DNA提取试剂盒 (碘化钠法)	50 tests

疫苗生产用试剂系列



上述试剂仅供实验研究用, 不可用作“医药品”、“食品”、“临床诊断”等。

Listed products are intended for laboratory research use only, and not to be used for drug, food or human use. / Please visit our online catalog to search for other products from FUJIFILM Wako: <https://labchem-wako.fujifilm.com> / This leaflet may contain products that cannot be exported to your country due to regulations. / Bulk quote requests for some products are welcomed. Please contact us.

富士胶片和光(广州)贸易有限公司

广州市越秀区先烈中路69号东山广场30楼
3002-3003室

北京 Tel: 13611333218

上海 Tel: 021 62884751

广州 Tel: 020 87326381

香港 Tel: 852 27999019

询价: wkgz.info@fujifilm.com

官网: labchem.fujifilm-wako.com.cn

官方微信



目录价查询

